

# Rely+On™ Virkon™

## 急救措施

一般建議：當症狀發生並持續存在或在任何情況下均須馬上就醫。  
 吸入：將吸入者移開現場，並躺下。如果吸入者已停止呼吸：人工呼吸和/或氧氣的提供可能是必要的，請求醫生協助。  
 皮膚接觸：立即脫去全部污染的衣服。用大量的清水立即沖洗。請求醫生協助。  
 眼睛接觸：立即用清水沖洗並就醫。  
 食入：不要催吐。如果有意識的，馬上喝大量的水並送醫院。

## 注意事項

如同所有的消毒劑，溶液灑到皮膚和眼睛立即沖洗。不要與其他化學溶劑混合使用，除了由製造商建議外。不要事先準備使用稀釋過溶液。Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 避免使用在醫療器械，只針對專業用途使用。使用前務必參考物質安全資料表和產品使用說明書。不可使用在與食品接觸的表面。

## 儲存

密閉容器存放在陰涼，乾燥的地方。儲存在室溫（15-25°C），避免太陽直射。錠劑容器包含一小袋乾燥劑，應保留在容器內。

## 廢棄物處置

未使用的 Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 液體可直接排放至下水道系統，如水槽和排水管連接到下水道系統並按照當地機關規定。Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 廢棄粉末/錠劑，應按照當地廢棄物法規要求處理。

## 應用程序和使用說明

### 應用

Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 是適合用在對具傳播性傳染病的表面及環境之消毒。

這些措施包括醫療保健機構，病理學和臨床研究實驗室，食品生產設施。

Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 是特別有效於日常預防消毒和終止傳染病爆發的去污染消毒。

使用的頻率依據感染控制準則建議使用。可諮詢朗盛意見使用

Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 目前獨立測試證明對重要傳染病原體有效，證實有效的20種病毒科，43種，許多株細菌，真菌。包括防治愛滋病毒的HIV，B和C型肝炎，金黃色葡萄球菌，抗萬古黴素腸球菌，沙門氏菌，流感，退伍軍人菌及諾沃克病毒。

### 表面清潔

堅硬材質表面：醫療機構及實驗室地板，實驗室工作台，工作檯面，床架，桌子，水槽，浴室，廁所等。

1. 按標籤上的指示準備 1% 溶液。
2. 小面積使用：用噴霧瓶。大面積使用：用濕布或拖把。
3. 靜置表面上10分鐘，用濕紙巾或布擦拭，以消除任何殘留物，然後丟棄。

### 實驗室設備（離心機，臨床分析儀，移液器等）

1. 按標籤上的指示準備 1% 溶液。
2. 設備：清潔可能受污染的材料。使用方式須與設備製造商討論。

#### 廢棄物：每次當天配置使用。

體液（血液，尿液，嘔吐物等）

堅硬材質表面：取 Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 粉末直接放在體液處，直到所有被吸收。

去除已吸附潮濕的粉末後，再用於 1% 溶液擦拭處理。靜置表面上10分鐘，用濕紙巾或布擦拭，以消除任何殘留物，然後丟棄

### 溶液的配製

添加5克的粉末或錠劑 1 × 5克，加入500mls水。徹底攪拌至完全溶解，形成一個粉紅色的溶液。

Rely+On™ Virkon™ 衛康消毒殺菌劑™ 建議穩定使用天數5天。建議最好的做法是每天配製使用。

## Rely+On™ 衛康消毒殺菌劑™

### 廣效表面消毒劑

錠劑/粉末

病毒，細菌，黴菌

消毒能力快速

### 刺激性

Rely+On™ 衛康消毒殺菌劑™

• 對皮膚有刺激性

• 嚴重傷害眼睛

• 對水生生物有害

• 不要讓兒童接觸

• 避免接觸皮膚和眼睛

• 不要吸入粉塵（粉）

• 如果接觸眼睛，立即用大量的水沖洗，就醫

• 戴合適的手套眼罩、面罩